

DNA-Safer Stool Tube

(粪便 DNA 保存管)

简介

DNA-Safer™ Stool Tube 含有一种安全型的粪便 DNA 保护剂。它能快速裂解细胞，使核酸酶失活，保护 DNA 不发生降解。粪便样品浸泡到试剂中，剧烈振荡使粪便充分要打散，可以室温(25°C)保存 15 天，或-20°C/-80°C 长期保存。DNA-Safer™ Stool Tube 适合于保存 0.5g 粪便样品。

组成

产品成分	TD08-20	TD08-50	TD08-200
含保存液	3ml/管	3ml/管	3ml/管
5ml 样品管 (红盖)	20 管	50 管	200 管

使用方法

1. 用合适的工具取 0.3-0.5g 粪便样品。
2. 转移至 5ml 样品管中。
3. 用手剧烈振荡充分打散粪便样品。
4. 贴上标签或条码。
5. 样品可在室温保存 15 天，2-8 度保存一个月，其 DNA 不会发生降解。

保存条件

室温保存。